



# ПРЕСТИЖ

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

# Методические рекомендации по проектированию лабораторий


Каждое из представленных в каталоге изделий является функционально законченной единицей, т.е. может использоваться самостоятельно. Изделия согласованы по стилю и размерам, что позволяет использовать их в комплектах. Цель проектирования лабораторий – создание комплекта лабораторной мебели, удовлетворяющего всем требованиям персонала, профилю лаборатории, а также техническим характеристикам и габаритам помещений. Представленная в каталоге мебель позволяет решить все эти задачи.

## Рекомендации по выбору рабочих поверхностей


Представленные на стр. 4 типы и характеристики рабочих поверхностей позволяют выбрать тот или иной материал в зависимости от вида проводимых работ.

При необходимости, рабочая поверхность комплектов столов (пристенных или островных) может быть единой, но не превышать следующих размеров:

- Ламинированная ДСП – 3500 x 1750 мм
- Лабораторный пластик «Alfa Ica» – 3000 x 1300 мм
- Лабораторная керамика «K8» – 1195 x 895 мм
- Лабораторная керамика «Монолит» – 2000 x 900 мм
- Лабораторная керамика «Fridurit» – 2000 x 900 мм
- Лабораторный пластик «Toplab» – 3000 x 1300 мм
- Лабораторный пластик «Wilsonart» – 3050 x 1540 мм
- Лабораторная плита «Durcon» – 2400 x 1500 мм
- Полипропилен – 2500 x 900 мм

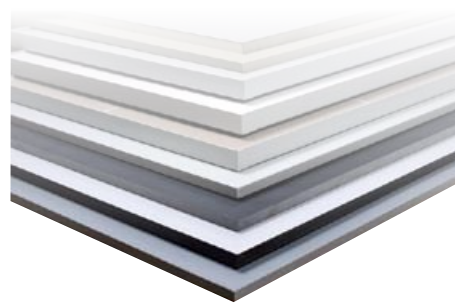

## Рекомендации по комплектованию пристенных и островных комплектов

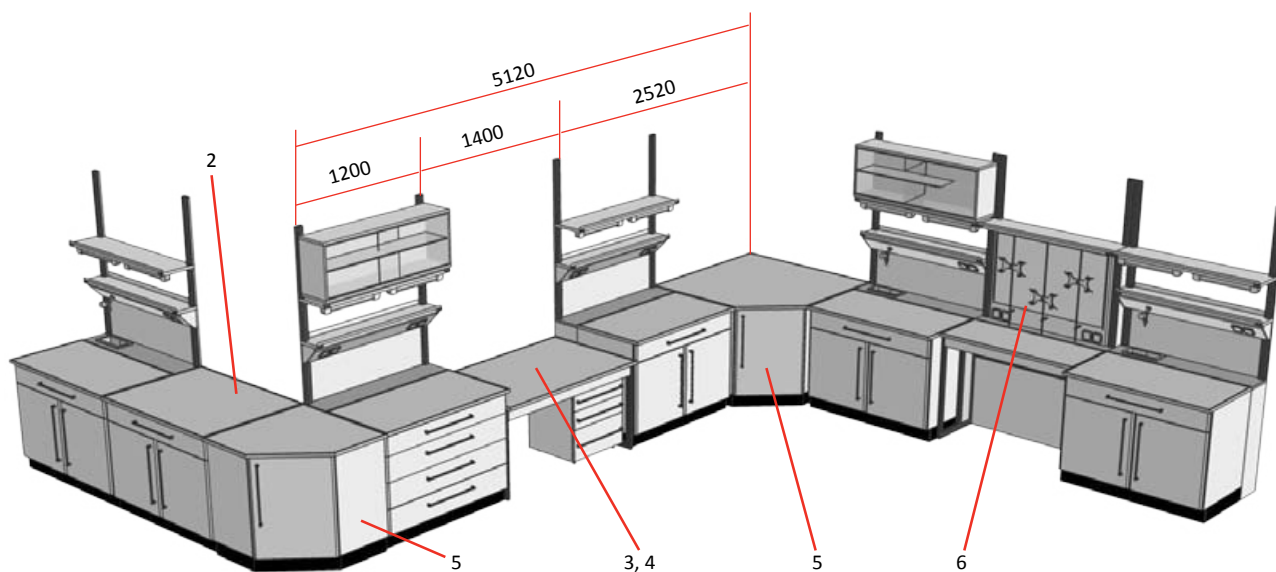

1. Все представленные в каталоге столы, приставные модули и титровальные установки можно использовать в островных и пристенных комплектах в различном сочетании.
2. Столы «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необходимости в надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов «Прогресс»-650 и приставных модулей «Стиль».
3. Письменные столы «Динамика» могут использоваться как отдельно, так и в комплектах — островных и пристенных (как показано в соответствующих разделах).
4. Столы «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной шириной (600 ...1800 мм), что позволяет оптимально заполнить рабочее пространство лабораторий.
5. Для стыковки пристенных комплектов в углах помещений (внешние и внутренние переходы) используются столы ПроСт-71 и ПроМо-5. В столах для внешних переходов габариты рабочей поверхности — 900x900 мм, для внутренних — 1320x1320 мм.
6. Для удобства работы с титровальной установкой, рекомендуется использовать в комплекте со столом типа ДИН-31 глубиной 500 мм
7. Наименования пристенных и островных комплексов (МИНИ-П, МИНИ-О и т.д.) разделяют их только на габаритные категории и не описывают состав. При формировании заявки обязательно (!) указывать, какие изделия входят в интересующий Вас комплект.